


Upozornění

1. Veškerý obalový materiál, jako je páska atd., není příslušenstvím tohoto produktu a není vhodný pro hrani dětí.

2. Pro bezpečnost vašeho dítěte zacházejte s obalovým materiálem opatrně.

3. Tato příručka obsahuje důležité informace, uschovejte ji prosím na bezpečném místě pro budoucí použití.

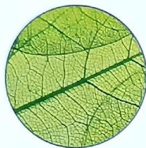

Listy



Vlákno ponožky



Hmyz




Pampeliška




Řasová buňka



Pixely obrazovky

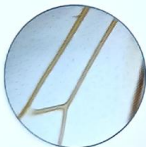

Křídla hmyzu

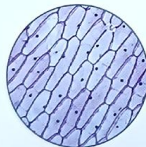

Slupka cibule



Nožičky hmyzu

MIKROSKOP

Přenosný mikroskop



PŘÍMÉ
POZOROVÁNÍ



HD OPTICKÁ
ČOČKA





Příslušenství k produktu



Jak pozorovat buňky


Umístěte preparát na stůl, držte mikroskop (bez použití držáku zrcadla) pevně u preparátu, zapněte LED světlo, zarovnejte ho se preparátem a otáčejte jemnou a dvojitou ohniskovou spirálou pro nastavení, dokud nebudou buňky jasně viditelné.

Upozornění

1. Veškerý obalový materiál, jako jsou pásky, plastové fólie, vázací dráty a štítky, není příslušenstvím tohoto produktu a není vhodný pro hrani dětí.
2. Pro bezpečnost vašeho dítěte zacházejte s obalovým materiálem opatrně.
3. Tato příručka obsahuje důležité informace, uschovejte si ji pro budoucí použití.



Instalace baterie

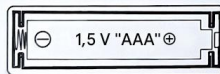

Otevřete kryt baterie a vložte jednu baterii č. 7 (baterii je nutné připravit sami) a věnujte pozornost správnému zarovnání kladného a záporného pólu.



Pokyny pro uživatele



2 Krytku objektivu pevně přiložte k pozorovanému objektu.



3 Otáčejte zaostřovacím šroubem, dokud se obraz nezobrazí jasně.



1 Zapněte horní spínač zdroje světla.



4 Velikost buněk lze pozorovat otáčením dvojitě ohniskové spirály.

Vícenásobný mikroskop

Nejprve otáčejte jemnou ohniskovou spirálou, dokud se obraz nezobrazí jasně, a poté můžete pomocí dvojitě ohniskové spirály zvětšit pozorovaný objekt.

